

## 如何设置多值项目

### 一、文档说明

编号：SQ-PD-FAQ-090

版本：1.0

开发时间：2007-06-06

开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

### 二、功能简介

帮助用户实现设置多值项目（如：不同时间段糖耐量合并）

### 三、使用环境

操作系统Windows98, Windows2000, WindowsXP, Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。

### 四、使用流程

#### 1. 进入[设置]-[项目设置]如下图所示：

添加您要做的项目，这里以葡萄糖 (GLU) 为例，添加的项目为6, 7, 8, 9号。其中6号项目是仪器实际测得项目，7, 8, 9号分别为不同时间段的葡萄糖子项目。选中6号项目在[是多值项目]前打勾。



图1

## 2. 点[多值项目]按钮出现下图窗口

在[多值项目]窗口下，把GLU的三个子项目添加好，然后关闭，回到项目设置窗口下，点一下[修改]，保存设置结果。



3. 打开[报告单]-[报告单管理]，添加三个样本1，2，3号，比如1号样本是某个病人空腹测得的GLU结果，2号样本是此病人餐后半小时测得的GLU结果，3号是此病人餐后2小时测得的GLU结果，如下图所示。现在需要把这三个样本的GLU项目结果合并到一个样本下，这时要用到多值项目。


样本号	病员号	项目代号	测值
1		GLU	2.24
2		GLU	7.74
3		GLU	2.34

4. 点在[报告单管理]下，点一下[多值]，出现下图窗口。有2种方法输入多值项目的结果，一种是直接手工输入，然后按[保存]；另一种是使用[结果合并]，当该病员多值项目检验了多次，且每次均使用不同的样本号时采用这种方法（现在我们介绍的就是用结果合并方式输入）。



5. 点[结果合并]出现下图窗口:

我们把1, 2, 3号样本的GLU项目结果合并到1号样本下, 子项目代号与原始样本要根据实际测试情况对应。如果合并后需要删除原结果, 使[合并后删除原始样本子项目]前打勾, 点击[确定], 程序即自动将原始样本中的各多值项目转换为子项目并添加到目标样本中。

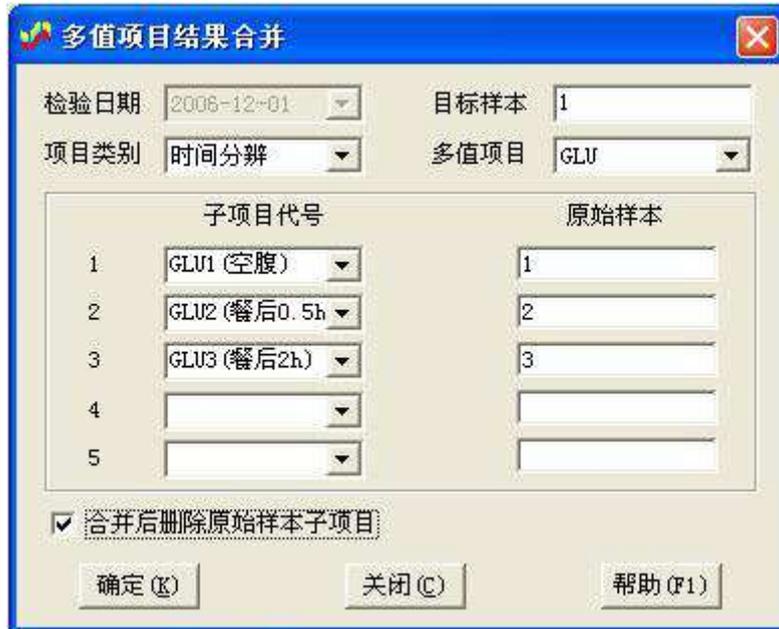

如果需要多值项目变化趋势图, 在下图界面点[绘图], [生成文件]。



6. 在[报告单管理]窗口中选1号样本, [检验结果表]可以看到图形项目, 为区别原项目代号, 图形项目代号编码规则为: “C” + [多值项目代号]。点中图形项目, 图形显示在右上方图片框中。三个不同时间段样本的测试结果也合并到了1号样本下, 如下图所示。



7. 如果需要打印趋势图，在[文件]-[报告格式设置]下，选择一个有图形的报告，就可以把图形打印出来。

五，附录

无

六，网址和联系电话

www.siqiao.com